

Kurzanleitung

Multipette® E3/E3x – Repeater® E3/E3x

Deutsch (DE)

1 Betriebsmodus wählen

Modus	Beschreibung	E3	E3x
Pip	Abgabe in einem Dosierschritt.	■	■
Dis	Abgabe in gleichen Dispensierschritten.	■	■
Ads	Automatische Abgabe in gleichen Dispensierschritten.	■	■
Seq	Abgabe von unterschiedlichen Dispensierschritten.	–	■
Asp	Aufnahme von gleichen Volumina.	–	■
A/D	Aufnahme einer unbekannten Flüssigkeitsmenge. Abgabe in gleichen Dispensierschritten.	–	■
Ttr	Abgabe einer Flüssigkeit bei gedrückt gehaltener Auslösetaste.	–	■
Opt	Geräteeinstellungen anpassen (Sprache, Lautstärke, etc.).	■	■


2 Bedienung

Betriebsmodi:


- **Pip, Dis, Ads, Seq**



Bedienabläufe für die Modi **Asp, A/D** und **Ttr** sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

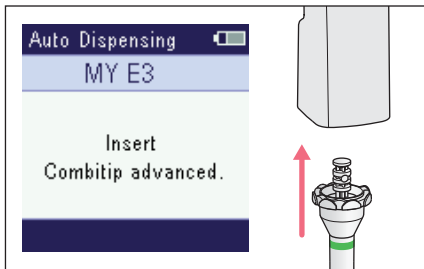


1. Dispenserspitze einsetzen.

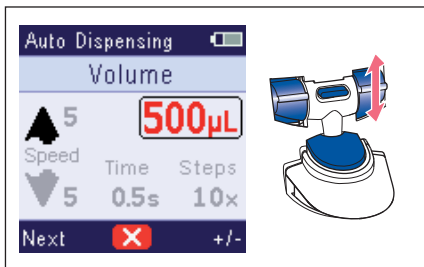

2. *Edit* drücken.
3. Parameter mit *Weiter* auswählen und mit +/- ändern.
4. Um Parameteränderung zu speichern, Auslösetaste drücken.

Kurzanleitung


2 Multipette® E3/E3x – Repeater® E3/E3x Deutsch (DE)

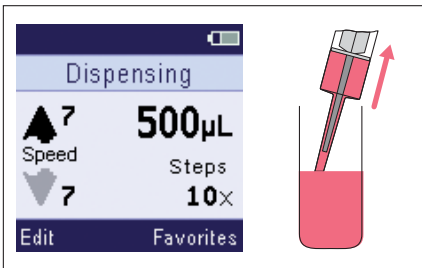

5. Um Flüssigkeit aufzunehmen,
Auslösetaste drücken.



6. Um Umkehrhub zu verwerfen,
Auslösetaste drücken.

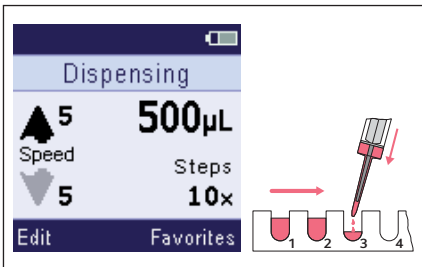


7. Um Flüssigkeit zu dispensieren,
Auslösetaste drücken.



Im Modus **Ads** Auslösetaste gedrückt halten.



8. Dispenserspitze leeren oder erneut Flüssigkeit aufnehmen.

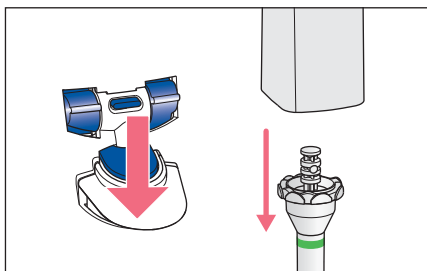

9. Dispenserspitze abwerfen.

Kurzanleitung

Multipette® E3/E3x – Repeater® E3/E3x
Deutsch (DE)


3 Favoriten

In den Betriebsmodi **Pip**, **Dis**, **Ads**, **Seq** und **Asp** können häufig verwendete Parametereinstellungen gespeichert und aufgerufen werden.

3.1 Favoriten aufrufen

Voraussetzung

- *Favoriten* sind aktiviert.
- Ein Betriebsmodus ist eingestellt.

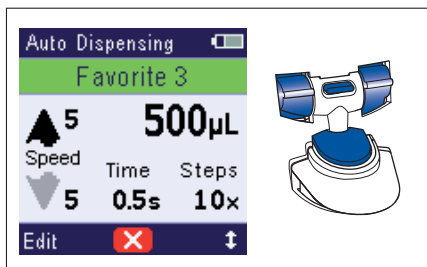


1. Wippe *Favoriten* drücken.
Im Display wird der erste Parametersatz *Favorit 1* angezeigt.
2. Mit Wippe *Pfeil hoch*/*Pfeil runter* den gewünschten Parametersatz auswählen.
3. Parametersatz mit Auslösetaste bestätigen.
Die Dosierung kann gestartet werden.

3.2 Favoriten editieren

Voraussetzung

- *Favoriten* sind aktiviert.
- Ein Betriebsmodus ist eingestellt.

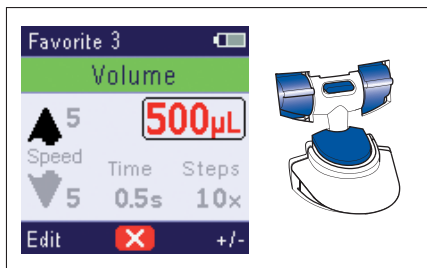

1. Wippe *Favoriten* drücken.
2. Mit Wippe *Pfeil hoch*/*Pfeil runter* den gewünschten Parametersatz auswählen.
3. Wippe *Edit* drücken und Parameter mit +/- ändern.
4. Wippe *Weiter* drücken und den nächsten Parameter auswählen.
5. Um die Änderungen zu speichern, Auslösetaste drücken.



Mit dem mittleren Softkey kann die Funktion abgebrochen werden. Die Änderungen werden nicht gespeichert.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com