

Gebrauchsanweisung

Flexibler Ausstoßschlauch
Deutsch (DE)

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Bedienungsanleitung Varispenser® 2 und Varispenser® 2x und ersetzt diese nicht. Lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.eppendorf.com/manuals.

1 Produktbeschreibung

1.1 Produktübersicht

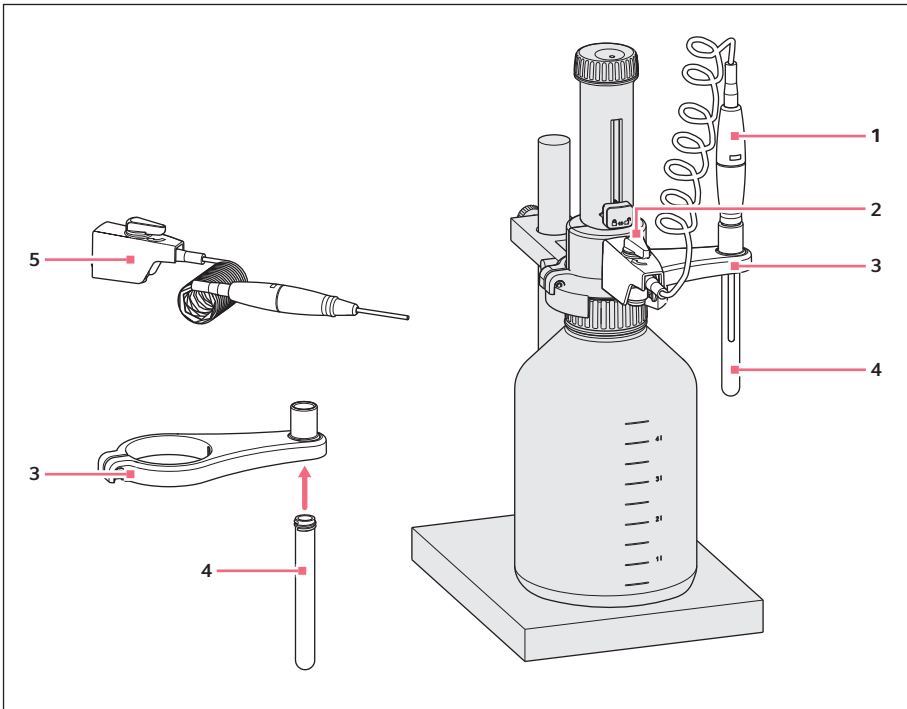


Abb. 1: Lieferumfang und Montagebeispiel am Varispenser 2x

- | | |
|--|--|
| 1 Flexibler Ausstoßschlauch mit Sicherheitsgriff | 4 Auffangröhrchen |
| 2 Ventilkegel | 5 Kanülenarm mit flexiblem Ausstoßschlauch |
| 3 Röhrenhalter | |

2 **Gebrauchsanweisung** Flexibler Ausstoßschlauch Deutsch (DE)

1.2 **Produkteigenschaften**

Der flexible Ausstoßschlauch erleichtert die Seriendosierung mit dem Dispenser. Die Dehnungslänge des Schlauchs beträgt maximal 800 mm.

Um die für den Dispenser angegebenen Werte für Richtigkeit und Variationskoeffizient zu erreichen, folgende Bedingungen einhalten:

- Dosieren von Volumina > 2 mL
- Kolben langsam und gleichmäßig bis zum Anschlag hochziehen
- Kolben langsam und gleichmäßig nach unten drücken

2 **Installation**


2.1 **Flexiblen Ausstoßschlauch montieren**

- i** Wenn aggressive Flüssigkeiten dosiert werden, zusätzlich ein Schutzschild verwenden. Zum Reinigen den flexiblen Ausstoßschlauch spülen, nicht zerlegen.
- i** Die Reagenzflasche mit einer Flaschenhalterung sichern, um ein Kippen zu vermeiden. Um ein Verspritzen von Reagenz aus der Kanülenöffnung zu verhindern, flexiblen Ausstoßschlauch stets festhalten und nach Gebrauch in das dafür vorgesehene Auffangröhrchen stecken.


Voraussetzung

- Der Dispenser ist gereinigt.
- Der flexible Ausstoßschlauch ist frei von Beschädigungen wie z. B. Knickstellen.
- Der Dispenser ist nicht auf einer Flasche montiert.


2.1.1 **Montage bei Varispenser 2**

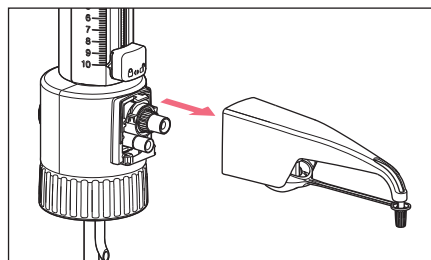

1. Kanülenarm ganz nach oben schieben und unter leichten Auf- und Abbewegungen nach vorn abziehen.

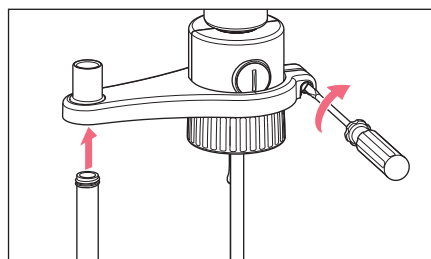


2. Röhrchenhalter von unten auf den Ventilblock schieben und festschrauben. Auffangröhrchen montieren.

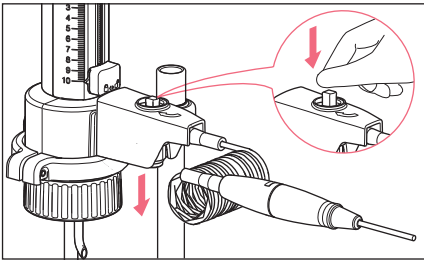


3. Dosierventil am Kanülenarm des flexiblen Ausstoßschlauchs nach unten drücken.
4. Kanülenarm auf den Ventilblock bis zum Anschlag schieben.
5. Kanülenarm ganz nach unten schieben.
6. Ventilknebel aufsetzen und fest eindrücken.


2.1.2 Montage bei Varispenser 2x

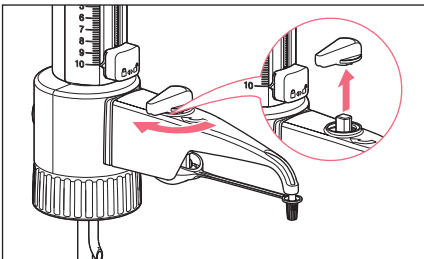

1. Dosierventil auf "Rückdosieren" stellen und den Ventilknebel nach oben abziehen.

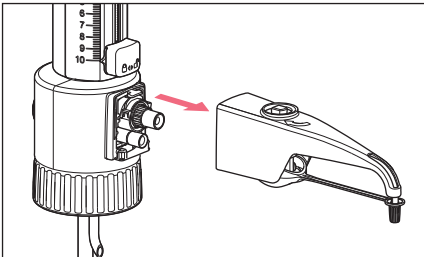


2. Kanülenarm ganz nach oben schieben und unter leichten Auf- und Abbewegungen nach vorn abziehen.

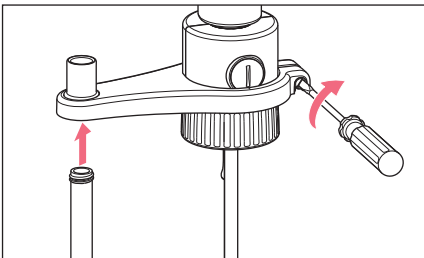


3. Röhrchenhalter von unten auf den Ventilblock schieben und festschrauben. Auffangröhrchen montieren.

Gebrauchsanweisung
 Flexibler Ausstoßschlauch
 Deutsch (DE)

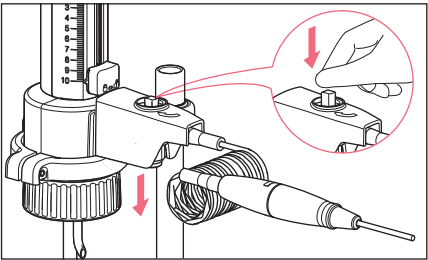

4. Dosierventil am Kanülenarm des flexiblen Ausstoßschlauchs nach unten drücken.
5. Kanülenarm auf den Ventilblock bis zum Anschlag schieben.
6. Kanülenarm ganz nach unten schieben.
7. Ventilknebel aufsetzen und fest eindrücken.

3 Bestellinformationen

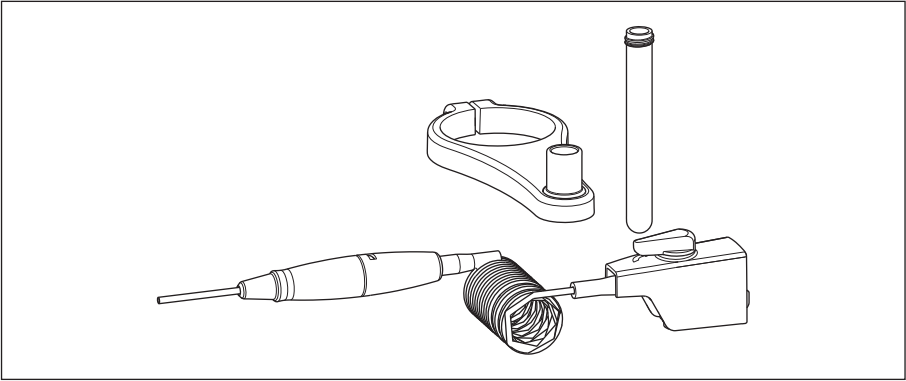

Best.-Nr. (International)	Best.-Nr. (Nordamerika)	Beschreibung
4966 501.001	4966501001	Ausstoßschlauch gewandelt für 2 mL, 5 mL, 10 mL
4966 502.008	4966502008	für 25 mL, 50 mL, 100 mL