

## Sicherheitshinweis

Rotor S-4xUniversal (Centrifuge 5910 R)

Deutsch (DE)


Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Anleitung der Centrifuge 5910 R und ersetzt diese nicht. Bevor Sie Rotoren und Zubehör das erste Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie daher auch die Anleitung der Zentrifuge. Die aktuelle Version der Anleitung in den verfügbaren Sprachen finden Sie auf unserer Internetseite [www.eppendorf.com/manuals](http://www.eppendorf.com/manuals).



### **ACHTUNG! Sachschaden durch falsche Bestückung des Ausschwingrotors.**

Eine unvollständige Bestückung des Ausschwingrotors oder eine ungleiche Beladung führt zu einer erheblichen Reduzierung der Lebensdauer des Rotors und der zugehörigen Becher.

- ▶ Bestücken Sie immer alle Positionen eines Ausschwingrotors mit Rotorbechern.
- ▶ Beladen Sie gegenüberliegende Becher mit dem gleichen Gewicht (Adapter, Gefäße oder Platten und Inhalt).

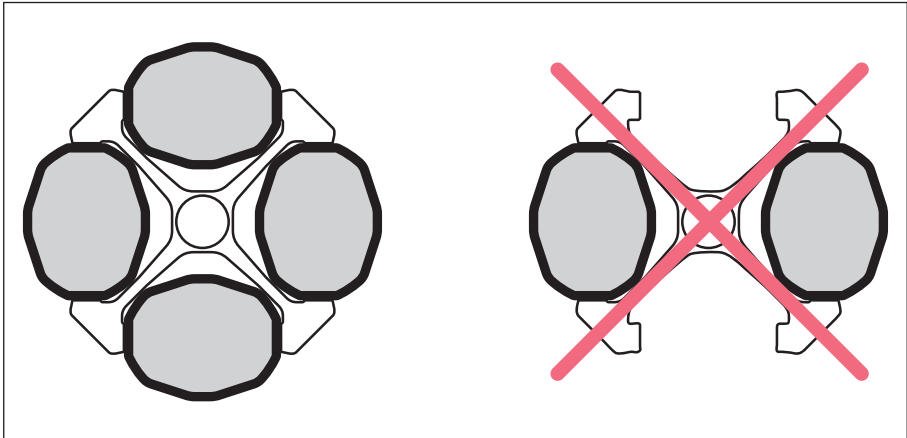

load difference  
max. 1100 g



- ▶ Beladen Sie benachbarte Becher mit maximal 1100 g Gewichts Differenz.

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany

[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)